

电动无油压力机 YLJ-10TA

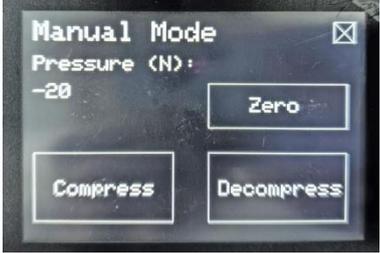
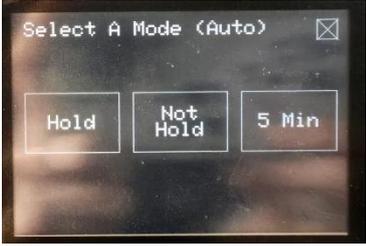
技术规格书



YLJ-10TA 电动无油压力机是一套由可编程触摸屏控制界面、大扭矩步进电机以及承压系统组成的压力实验设备，拥有操作简易、强大稳定、控制精准等特点，便于客户进行实验操作。

技术参数：

设备名称型号	电动无油压力机 YLJ-10TA
基本参数	<ul style="list-style-type: none"> • 电源：AC 220V 50HZ • 功率：65W • 最大压力：100KN • 控制精度：±300N • 保压时间：1-99999999999min • 丝杆最大行程：160mm • 工作空间：600mm*200mm*490mm • 油缸尺寸：Φ200mm • 油缸行程：0-60mm
工作模式	<ul style="list-style-type: none"> • 设备含有两种工作模式：手动模式和自动模式 • 手动模式中只有加压和泄压两个操作步骤，长按加压设备开始运行上升，电机转速会逐渐增大，当加压板贴合时转速会降低；长按泄压设备下降，设备泄压时无法退出，待复位结束后会自动切换至初始界面。 • 自动模式中有三种恒压模式：恒压模式、不恒压模式和 5min 恒压模式 恒压模式：设备将一直保持设定的压力值不变化

	<p>2、不恒压模式：设备到达目标压力后，不进行补压</p> <p>3、5min 恒压模式：在设置的保压时间内，按时间间隔（5 分钟）进行补压</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<p>设备外形尺寸</p>	<p>720mm (L) *360mm (W) *1250mm (H)</p> 
<p>重量</p>	<p>约 320KG</p>
<p>质保</p>	<p>一年保质期，终身维护</p>
<p>注意事项</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 需在每次使用结束后，涂抹防锈油。 • 定期在各滑动部分和运动部分加少量润滑油（30# 液压油）。 • 保持整个机器的清洁、定期清理。防止粉尘，最好将机器放在一个无粉尘的环境中工作。 • 出现死机乱码请关闭电源然后重启。 • 因设备升压和泄压速度较慢，为了提高试验效率请将模具和丝杆调到无间隙。 • 最大压力为 100KN，请勿超压使用。